

麻醉机操作简介

使用前：添加异氟烷

异氟烷添加盒：添加异氟烷到 2 个刻度线之间（该添加盒容量 120ml）。



A. 打开废气回收装置和空气泵




1. 打开电源开关，此时 **A** 显示活性炭罐重；
2. 点击按钮 **B** “Motor Indicator”进入抽气模式，上方旋钮可以调节速率大小；



B. 麻醉小鼠：

1. 将小鼠置于诱导盒中；
2. 调节挥发罐：压下黑色卡扣 **C**，旋转挥发罐刻度到 2%；气体流量计 **D O₂Flush** 为氧气控制；**E Mask** 为成像麻醉；**F Chamber** 为诱导盒麻醉。

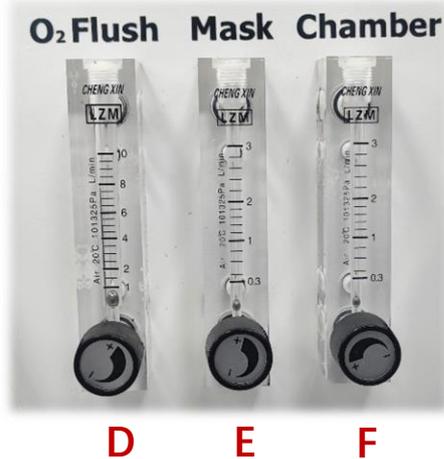

C. 仪器内的维持麻醉：

将已麻醉小鼠放置在仪器内，鼠嘴伸进面罩；

D. 仪器使用结束：

1. 旋转挥发罐刻度位零，气体流量计位零；
2. 关闭废气回收装置。